

◇はじめに◇

このたびは超音波洗浄器をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品を安全にご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みになり正しくお使い下さい。
お読みになった後はいつもお手元においていただき、お使いになられる方が見られる所に保管して下さい。

超音波洗浄器 MJ-02

取 扱 説 明 書

1 仕様


電源電圧	AC100V 1φ 50/60Hz	外形寸法(mm)WxDxH	205×200×145 (ワ・電源コード 含めない寸法)
周波数	42KHz	重量	約1.5Kg
デジタルタイマー	5~30分 (5分毎に設定可)	洗浄槽容量	約1L
消費電力	45W	付属品	ふた・洗浄カゴ

2 使用上の注意

- ◎ 洗浄液は水または中性洗剤を希釈して使用して下さい
- ◎ 熱湯や極端な冷水は入れないで下さい
(急激な温度変化により故障の原因になります またやけど等障害を生じる可能性があります)
- ◎ 必ず洗浄槽に適切な量の洗浄液を入れてから電源スイッチを入れて下さい
洗浄液の無い状態や洗浄液が少ない状態での使用はしないで下さい
(空焚きにより故障の原因になります)
- ◎ 本製品に水等をかけないで下さい また濡れた手で作業しないで下さい
(感電や火災の原因になる可能性があります)
- ◎ 本製品は丸洗いは絶対にしないで下さい
(防水処理されておりませんので故障の原因になります 汚れ等がありましたら洗浄液を捨てていただいてから柔らかい布等で拭いて下さい)
- ◎ 洗浄液が汚れている場合や不純物がある液は使用しないで定期的に交換して下さい
(付着したまま運転すると洗浄不良や故障の原因になります)
- ◎ メッキ加工されている製品は洗浄しないで下さい
(メッキが剥がれる可能性があります)
- ◎ 直接洗浄槽に洗浄物を置かず、必ずバスケットに入れて洗浄して下さい
(直接置きますと故障の原因になります)
- ◎ 分解や改造はしないで下さい
(感電の恐れがあります)
- ◎ 異常時は運転を停止し主電源を切り電源コードを抜いてからお買い上げの販売店までご連絡下さい
(異常のまま運転を続けると故障、感電、火災の原因になります)

3 使用方法

- ① 電源コードを接続します(電源が供給されるとディスプレイに00(ゼロゼロ)が点滅します)
- ② 洗浄液を洗浄槽のMAX刻印まで入れて下さい
- ③ 洗浄物は洗浄カゴに入れてから洗浄槽に入れます

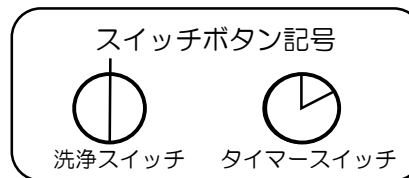

- ④ 洗浄スイッチを押します、タイマースイッチを使用しない場合は約5分間洗浄し自動停止します
タイマーを設定する場合は洗浄スイッチを押した後タイマースイッチを押して下さい

例えば) タイマーを30分に設定する場合 洗浄スイッチを押した後、5回連続してタイマースイッチを押してディスプレイの表示が「30」となれば設定は完了です。洗浄器は30分自動発振した後自動停止します。

注意：冬季時、洗浄液の温度が低いとスタート時の超音波が弱くなる事があります

- ⑤ 洗浄作業が終了したら電源プラグを抜いてから洗浄液を処分して下さい

4 故障対策及び保証書

故障対策

内 容		対 策	
電源が入らない 超音波が発振しない	→	電源プラグの 確認	→ 発振が確認できない場合は販売店に連絡して下さい
洗浄効果が低下	→	洗浄液を交換して下さい	
異常な音や匂いがする	→	直ちに電源を切り電源プラグを抜いて販売店に連絡して下さい	

保証書

製品名	超音波洗浄器 MJ-02	シリアルナンバー	GBOO-0000
保証期間	お買い上げ 年 月 日 より1年間 (日本国内においてのみ有効) 本書の使用方法及び使用上の注意に従った正常な使用方法で、万一故障した場合期間内において無料修理致します		
販売店			
製造元	日本アレックス株式会社 千葉県柏市十余二348-149		

型式指定が無い超音波発振器につきましては、あらかじめ総務省総合通信局へ申請をして許可を得た上でご使用下さい。高周波利用設備の申請方法に関しては弊社ホームページ上の『高周波利用設備申請手続きに関して』の項目をご参考頂きますようお願い申し上げます。